



Инструкция по отбору тканей для исследования генофонда копытных

1. Лезвие ножа промыть чистой водой и протереть спиртом или водкой.
2. До лезвия ножа не дотрагиваться руками и не касаться других предметов.
3. Взять тушу животного шею, голову или язык.
4. Сделать надрез наружных слоев мышц и вырезать изнутри кусочек мышечной ткани размером с горошину (1-3 грамма).
5. Ножом, не касаясь пробы руками, положить в пробирку со спиртом.
6. Пробирку закрыть и прикрепить бумагу со следующими данными:
 - вид животного;
 - дата отстрела;
 - муниципальный район и субъект федерации для России. Максимально подробное описание для других стран;
 - указать половозрастной состав;
 - ФИО взявшего пробы;
 - при наличии возможности дополнительно получить GPS координаты места добывания;
 - сделать фотографии трофея с разных сторон.

По вопросам отбора и анализа генетического материала можно обратиться:

- Гомонов Александр, тел.: +7 (915) 135-76-35, e-mail: kgo.alexander@gmail.com
- Дорошина Ирина, тел. +7 (916) 635-57-43, e-mail: kgo.irina@gmail.com